



### Экстрактор ET3200 В/С

Предназначен для полного смешивания экстрагированной жидкости и экстрагированной жидкости путем перемешивания для достижения наилучшего эффекта экстракции жидкость-жидкость. После статического расслоения извлеките жидкость через поршневой клапан для последующего анализа прибора.

В качестве альтернативы ручному экстракции жидкости и жидкости, он может освободить специалиста от утомительного ручного управления и реализовать полуавтоматическое экстракции жидкости. Он может широко использоваться в области охраны окружающей среды, медицины и других областях.

Его следует размещать в чистом, хорошо проветриваемом помещении. Стол должен быть прочным и устойчивым. Также необходимо хорошее заземляющее оборудование. При использовании токсичных органических растворителей инструмент должен быть помещен в вытяжной шкаф, чтобы уменьшить вред для человеческого организма.

Метод работы	Перемешивания
Эффективность извлечения	≥95 %
Объем экстракции	500 мл * 3 / 1000 мл * 2
Таймер	общее время извлечения, контролируемое реле времени
Питания	АС 220 В, 50 Гц
Мощность	30 Вт
Габариты	562 * 240 * 460 мм
Вес	15,7 кг